


Minncare Dry Fog 2

Minncare Dry Fog推出12年后，我们隆重推出Dry fog第二代装置：

Minncare Dry Fog 2.

Dry Fog 2使用我们12年的干雾灭菌经验，经过了两年时间来改进装置，提供一套更好的系统来对制药洁净室的表面进行消毒。

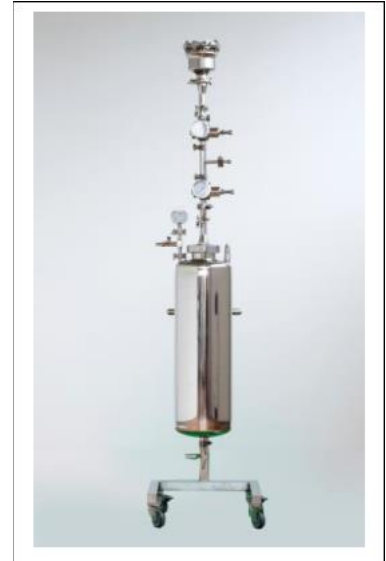

DF2 的主要特点和改进

- 100%不锈钢材质和可高压灭菌设计，不再有塑料部件
- 较少夹紧连接，简化设计
- 100%不锈钢材质扩散头，具有8个安装不锈钢/钛喷嘴的位置

具有水平和垂直(向上和/或向下)方向干雾灭菌的能力

更大的底部推车，更加稳定

装置上的每个主要部件都具有独一无二的安装位置，使得干雾灭菌的方向可完美重现



可高压灭菌设计包括完整的扩散头和喷嘴

在DF装置，扩散头，浮子，压力表，压力调节器（减压阀），喷嘴外部，喷嘴内芯上有可追溯的序列号

垫圈材质是符合FDA质量要求的的中性硅树脂

喷嘴有合格证以确认其空气流量、液体流量和喷雾分散度符合规定

价格相似但（与其他竞争对手产品相比）在质量和耐用性上有显著优势

验证

我们向制药领域的客户总计提供了700多个Dry Fog装置，其中许多公司已经验证了他们的设备。可以确认的是Dry Fog 2与Dry Fog在技术参数方面是相近的：DF2与DF1相比，扩散高度，液滴粒径分布，喷嘴的气体流量和液体流量是相同的。这意味着从DF切换到DF2不需要大量的重新确认。

DF2没有提供DF具有的延长管，因为其很少被用到。
如果需要，50cm延长管可作为附件提供。

Dry Fog 2 手册和文件

Dry Fog 2提供了用户手册，同时提供一个DF2 U盘。U盘里包含有欧洲不同国家语言版本的，经过重新设计的，与DF相近的DF2 Excel文件，以及用户手册的电子版本和注册表单。
与DF相同的注册表单允许用户注册他的机器并取得访问权限，使其能够从web 上下载他的机器所对应的完整证书包。

订单和物流

Dry Fog 2提供一个独特的配置和一个独特的部件编号(290-02-101)。它对应于1台装置包括1个喷嘴和清洗配套工具+用户手册+ DF2 U盘+必要的工具秘钥。
所有额外的东西都要另外订购：如加长管、喷嘴、角喷接头、维修工具等等。



Dry Fog 2提供一个足够结实的纸箱（图片），其中可能包含不同的组件（延长管，喷嘴，垂直喷雾适配器，RH传感器，维修配套工具……需要另外订购。）

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
在纸箱外面标有DF2零件编号和序列号以及另外订购的组件号码。

根据你的订单，这些组件被放置在同一个DF2盒子里，在两层泡沫之间。

可选的:

如果需要，可选择另外订购重型DF2收纳箱。

在这种情况下，你会收到纸箱内的机器+ 同一货板上的收纳箱。



如何下订单?

订购DF2的方式与DF不同。

在DF（一代）上我们有4个零件编号对应相应的喷嘴的编号。

DF2上我们设计了一个具有独特标准的部件，1个喷嘴和7个盖帽对应独一无二的零件编号：290-02-101。

所有额外的部件（喷嘴，角适配器，维修工具箱，延长管，空气滤器等等）必须另外订购，然后装配到机器上。

您的订单会显示您订购的每台机器上的确切配置。

下订单时一个订单包括一台机器+选配的部件是非常清晰明了的。

如果一次订购超过1台机器，有2种情形：

- 您确认每个机器+它的选配部件下成1个订单或
- 您能够非常清楚地将相应的选配部件对应到到相应的的机器上。

以下是同一个订单同时包含两台机器的示例：

- **290-02-101** **DF2 1个喷嘴**
3028737 **DF 空气滤器**
 选配部件：
 290-02-150 1 DF2 收纳箱
 290-02-103 4 DF2 喷嘴
 290-02-141 1 DF2 维修工具箱

- **290-02-101** **DF2 1个喷嘴**
3028737 **DF 空气滤器**
 选配部件：
 290-02-103 2 DF2 喷嘴
 290-02-140 1 DF2 角适配器
 290-02-119 1 DF2 延长管

如果选配部件没有连接到相应的机器，则是被打包在一个备用的盒子里。。

价格表和分销商折扣

我们已经发布了2016 minncare DF2价目表，包括可选配件和零件。

这张价目表全年有效，分销商的折扣也与DF相同。

交付周期

Dry Fog 2:

DF2的存货预计将于2016年12月1日到达新加坡。由于（订购遵循）先到先得的基准，请在订购前检查是否有存货。

Dry Fog 1:

DF1的库存将受限制。我们有最后的10组可供销售，存货将于2016年12月1日抵达新加坡，DF1的库存销售出去后将不再进货，但我们会继续提供DF1备件。根据以往我们的销售历史，我们对这些备件准备了2年的库存。

证书包

我们在DF2证书包上使用的系统与DF相同。

使用机器上的注册表单，终端用户可以通过访问代码从web上下载具体到每台机器的完整的证书包。每个DF2都有一个序列号打印在储罐的前面。

在IPM网站上给每个DF2机器的证书列表:

- ✓ 3.1.b 不锈钢的可追溯性和分析证书
- ✓ CE / PED
- ✓ 合格证书
- ✓ 最终评估证书
- ✓ O型圈 和垫圈材料和相容性
- ✓ 洁净室品质润滑油
- ✓ 安全阀
- ✓ 空气调节阀
- ✓ 不锈钢浮子相容性
- ✓ 喷嘴气体和液体流速和相容性
- ✓ 径向压力表
- ✓ 轴向压力表
- ✓ 残余体积
- ✓ Ra (不锈钢表面精整)
- ✓ 夹具材料

使用可追溯性序列号的部件列表（加粗的字母是固定的，其他的是可变的）：

- DF2 装置: **2**001
- DF2 头: **T**A001
- 不锈钢浮子: **G**A001
- DF2 不锈钢喷嘴: **N**A001
- DF2 喷嘴内部钛部件: A001
- 调节器: **R**DA001 or **R**SA001
- 压力表: **P**1313 or **R**1313
- DF2 安全阀: xxxxxx