



ZONES À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE (CLASSES A ET B) /  
CLEAN ROOMS (A AND B GRADES)

## BACTERANIOS SF IP sterile PAE

- Biocide à large spectre PAE
- Association synergique de 2 principes actifs antimicrobiens
- Sans formaldéhyde
- Activités conformes aux normes européennes
- Fabriqué en eau WFI
- Conditionné en double emballage
- Radiostérilisé

- Ready to use biocidal product with broad spectrum
- Synergistic combination of 2 antimicrobial active ingredients
- Formaldehyde free
- Activity in compliance with European standards
- Made with WFI
- Double-bagged packaged
- Gamma irradiated



### INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des sols, murs, surfaces et matériels en Industrie Pharmaceutique dans les zones à atmosphère contrôlée (classes A et B).

### COMPOSITION

Glutaraldehyde (N° CAS 111-30-8 : 0,5 mg/g), Chlorure de didécylidiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 1,2 mg/g).

### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1276, EN 13697).  
Levuricide en 15 min, 20°C (EN 1650, EN 13697).  
Actif en 5 min, 20°C sur BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV).

Activité biocide sur souches (bactéries, levures, moisissures) et surfaces de terrain selon EN 13697.

Autres données (compatibilités matériaux...) : se reporter au dossier scientifique.

Mise à disposition, pour chaque lot, du Certificat de radiostérilisation, du Certificat d'analyse, du Dosage des endotoxines et des Essais de stérilité.

### INDICATIONS

Cleaning and disinfection of floors, walls, surfaces and equipment in the Pharmaceutical Industry for clean rooms (A and B grades).

### COMPOSITION

Glutaraldehyde [CAS N°. 111-30-8 : 0,5 mg/g], didecylidiméthylammonium chloride [CAS N°. 7173-51-5: 1,2 mg/g].

### MICROBIOLOGICAL PROPERTIES

Bactericide in 5 min, 20°C (EN 1276, EN 13697).  
Yeasticide in 15 min, 20°C (EN 1650, EN 13697).  
Active in 5 min, 20°C against BVDV (surrogate of HCV) and PRV (surrogate of HBV).

Biocidal activity on field surfaces and strains (bacteria, yeasts, moulds) according to EN 13697.

Other data concerning the product (material compatibilities...): see scientific file.

For each batch, Certificate of gamma irradiation, Certificate of analysis, LAL Testing analysis and Sterility report are available.



ZONES À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE (CLASSES A ET B) /  
CLEAN ROOMS (A AND B GRADES)

# BACTERANIOS SF IP sterile PAE

## DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Solution liquide incolore PAE
- Soluble en toutes proportions dans l'eau
- Densité à 20°C : env 1
- pH du produit à 20°C : 3 à 5
- Non corrosif vis à vis des métaux (absence d'oxydants)

## PHYSICO-CHEMICAL DATA

- Liquid colourless solution ready to use
- Soluble in all proportions in water
- Density at 20°C : approx. 1
- pH of product at 20°C : 3 to 5
- Non-corrosive towards metals (non oxidising).

## MODE D'EMPLOI

S'utilise sans dilution.  
Retirer le premier emballage avant d'entrer en zone à atmosphère contrôlée. Oter le second emballage au moment de la première utilisation.  
Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>) en respectant le temps de contact indiqué. Si besoin retirer l'excédent après le temps de contact.  
Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel, se référer au plan d'hygiène en place.

## INSTRUCTIONS FOR USE

To be used undiluted.  
Remove the first package before entering into the clean room. Remove the second package on first use.  
Apply a sufficient amount (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>) respecting the indicated contact time.  
If necessary, remove the excess after the contact time.  
For frequency of use and cleaning of the application equipment, please refer to the hygiene plan in place.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
Stocker entre +5°C et +35°C.  
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2) - Usage réservé aux professionnels.

## PRECAUTIONS FOR USE

Dangerous - Please follow the instructions for use (drawn up according to the European rules in force regarding the classification and labelling of chemical products).  
Use the biocides with precaution. Before use, read the label and the product information.  
Store between +5°C and +35°C.  
Biocidal product designed for surface disinfection (Group 1 - PT2) - Reserved for professional use.

## CONDITIONNEMENTS/PACKAGING

4 x 5L double emballage radiostérilisé : 1453.278
4 x 5L gamma irradiated double-bagged: 1453.278
6 x 1L double emballage radiostérilisé : 1453.534
6x 1L gamma irradiated double-bagged: 1453.534
6 x 1L (spécial balai) double emballage radiostérilisé : 1453.559
6 x 1L (broom compliant) gamma irradiated double-bagged: 1453.559

1453FG-140616



Pavé du Moulin  
59260 Lille-Hellemmes - France  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68  
www.anios.com